

Lames à usage unique pour microtome **DURAEDGE®**


Le choix optimal si votre besoin est LA PRECISION



- ✓ Des critères de fabrication très stricts permettent
 - **une qualité de tranchant irréprochable**
 - **une parfaite régularité de la lame et une grande longévité.**
- ✓ Un traitement spécifique de **durcissement de l'acier inoxydable** conduit à une **qualité de polissage et d'affûtage exceptionnelle.**
- ✓ Permet de réaliser des **coupes de biopsies ultra fines**


Le revêtement uniforme en Téflon
diminue les frottements,
élimine les stries sur les rubans :
La coupe s'effectue sans interruption

2 versions disponibles en distributeurs de 50 lames

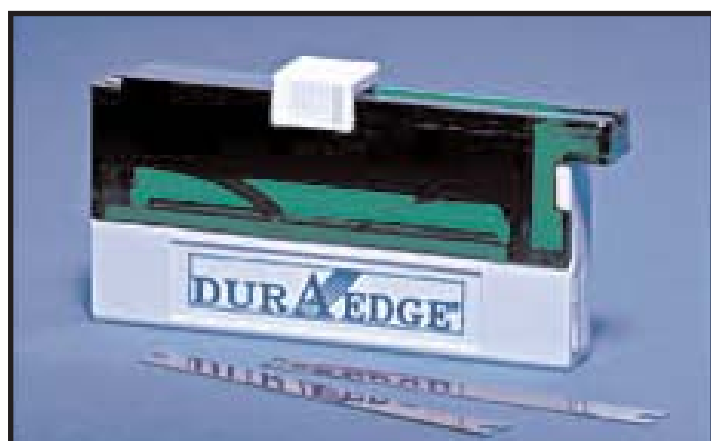

Low Profile
ref. LMD7223

Taille en mm (Long X larg) : 77 X 8

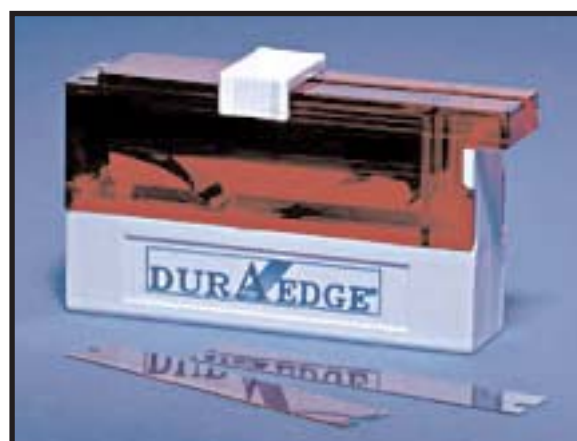

High Profile
ref. LMD7310

Taille en mm (Long X larg) : 77 X 14

Lames à usage unique pour microtome

DURAEDGE®

Origine USA

Présentation : distributeurs de 50 lames.

Matière : acier inoxydable «qualité suédoise» avec revêtement téflon.

Une seule qualité sans spécificité particulière pour tel ou tel tissu.

Positionnement sur lames Thermo-Shandon, Feather, Sturkey, Accuedge...

- ✓ **réf. : LMD7223**
Low profile 8 mm x 77 mm
- ✓ **réf. : LMD7310**
High profile 14 mm x 77 mm.

IMPORTANT

Recommandation du fabricant :

Pour des clients utilisateurs des lames FEATHER Low Profile, il est impératif que l'utilisateur change le réglage du porte lame en le rectifiant d'environ 3 degrés vers la verticale.

C'est la clé du succès pour l'utilisation de cette lame.

Attention !

Un changement d'angle de 3 degrés ne correspond pas à 3 marques sur le microtome.

Après réglage, il faut de nouveau racler légèrement le bloc et les coupes obtenues ensuite seront conformes.

Sans ce réglage, les coupes peuvent être de mauvaise qualité ou la durée de vie des lames peut être altérée.



CML

1, rue des Palis - BP 30 - 77792 NEMOURS cedex

☎ 01 64 45 42 42 📠 01 64 78 14 69

email : serviceclient@cml.fr